



All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase)

CAT: BGD1005

储运条件

-20°C

产品组成

组分	规格
All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix	400 μ l
dsDNase	2 \times 50 μ l
10 \times dsDNase Buffer	200 μ l
Nuclease-Free Water	2 \times 1 ml

产品简介

All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase) 是一款高效、便捷、减少污染的高质量一链 cDNA 合成试剂盒，包含 M-MLV GIII Reverse Transcriptase 及其反应 Buffer、RNA 酶抑制剂、dNTPs, Oligo(dT)₂₀VN 和随机引物等一链 cDNA 合成所需的所有组分，仅需加入 RNA 模板和水即可开始反应。使用该逆转录试剂盒获得的 cDNA，下游可用于 qPCR、普通 PCR 等实验。

RNA 中存在基因组 DNA 污染，如果反转录前不做去除处理，下游进行 qPCR 反应时基因组 DNA 与 cDNA 会同时进行扩增，尤其是引物设计在同一外显子上时。本试剂盒采用 dsDNase 高效去除基因组 DNA 污染，区别于常规的 DNase I，dsDNase 能够特异性的消化双链 DNA (dsDNA 以及 DNA 与 RNA 的杂合链)，并且具有热敏感性，可在高温条件下快速不可逆地失活。与传统使用 DNase I 去除基因组 DNA 污染的方法相比，dsDNase 无需额外加入 EDTA 进行失活，不仅节省实验时间，而且降低了对逆转录反应的抑制。All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix (with dsDNase) 作为升级后的一链 cDNA 合成试剂盒，15 分钟内最长可获得 12 kb cDNA。

可依据基因组污染严重程度选择采用去基因组 DNA 污染与反转录分开进行的操作方法，或者去基因组污染与反转录一步法进行的操作方法。

使用方法

针对基因组含量低的 RNA 样品 (推荐方案)

① 于冰上配制如下反应体系：

试剂	使用量
模板 RNA ^a	50 ng~1 μ g
All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix	4 μ l
dsDNase	1 μ l
Nuclease-Free Water	To 20 μ l

a. 推荐使用试剂盒提取的高质量 RNA 作为模板。

- ② 轻柔吸打混匀，瞬离；
- ③ 37°C 温育 2 min，以去除基因组 DNA 污染；
- ④ 55°C 温育 15 min；
- ⑤ 反应结束后，85°C 温育 5 min 以终止反应；
- ⑥ 迅速将获得的 cDNA 置于冰上，用于后续实验；或立即保存于 -20°C。

针对基因组含量高 RNA 样品

1. 基因组 DNA 污染去除

① 于冰上配制如下反应体系：

试剂	使用量
模板 RNA ^a	50 ng~1 μ g
dsDNase	1 μ l
10 \times dsDNase Buffer	1 μ l
Nuclease-Free Water	To 10 μ l

a. 推荐采用试剂盒提取的 RNA 作为模板。

- ② 轻柔吸打混匀，瞬离；
- ③ 37°C 温育 2 min，以去除基因组 DNA 污染；
注：若 RNA 中基因组 DNA 污染严重，可适当延长 37°C 温育时间至 5 min。
- ④ 65°C 温育 2 min，使 dsDNase 失活，冰上放置。

2. 第一链 cDNA 合成

① 于冰上配制如下反应体系：

试剂	使用量 (实验组)
“实验 1”反应产物	10 μ l
All-in-One First-Strand Synthesis MasterMix	4 μ l
Nuclease-Free Water	To 20 μ l

- ② 轻柔吸打混匀，瞬离；
- ③ 50°C 温育 15 min；
注：若目标 RNA 不含 Poly(A) 结构，可预先 25°C 温育 10 min。
- ④ 反应结束后，85°C 温育 5 min，以终止反应；
- ⑤ 将获得的 cDNA 溶液置于冰上，用于后续实验。
注：cDNA 溶液置于 -20°C 储存，建议不超过 1 周；置于 -80°C 可长期储存。

注意事项

预混液中已经包含 Oligo(dT)₂₀VN 和随机引物，不仅适用于包含 Poly(A) 结构的真核生物 mRNA，也适用于不含 Poly(A) 结构的原核生物 RNA、真核生物 rRNA 和 tRNA 等模板，但不适用于 miRNA 等小 RNA 模板。